

Hypersensitive ELISA Luminous substrate

超敏 ELISA 发光底物

产品信息

货号:	K052
储存方法:	2-8℃ 可以稳定保存 12 个月。
规格:	100mL/500mL
使用方法:	等体积混合适量超敏 ELISA 发光底物 A 液和 B 液，室温放置备用。工作液宜在临检测前配制。

产品介绍

超敏 ELISA 发光底物是基于鲁米诺化学发光开发的超敏发光底物，适用于以 HRP 为反应酶进行定量分析的 ELISA 试验。底物使用了改进的增强剂系统，有更快的发光动力表现和更低的蛋白检测限，能够满足高通量筛选应用和诊断分析需求。只需加入痕量级的可溶性 HRP，底物即可再 1 分钟内生成可检测的光信号，从而为每次检测节省多达 30min 的时间。

注意事项

1. A 液和 B 液在吸取过程中必须要更换枪头，A 液和 B 液相互污染后会导致 A 液或 B 液逐渐失效，影响后续的使用效果。
2. 各溶液使用后，请盖紧瓶盖，以防失效。特别是 B 液，含有氧化剂，比较容易被还原而失效。
3. A 液和 B 液均对人体有害，操作时请小心，并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
4. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。